

# 核酸酶/核酸清除剂

货号: DP116-05

规格: 500ml

保存: 室温

## 【产品概述】

核酸酶/核酸清除剂主要用来清除实验器具表面核酸酶/核酸。它含有数种清除成份, 可以有效的清除包括操作台, 玻璃表面, 塑料表面等处的核酸酶/核酸污染。

## 【保存条件】

室温保存有效期 12 个月。

## 【注意事项】

1. 核酸酶/核酸清除剂环境温度低时可能会析出浑浊或者沉淀, 可在 37°C 水浴加热几分钟, 即可恢复澄清, 不要剧烈摇晃, 以免形成过量的泡沫。
2. 核酸酶/核酸清除剂有轻微腐蚀性, 操作时候应该戴手套, 并且避免用于某些易腐蚀的金属表面。

## 【使用方法】

### 1. 塑料和玻璃容器

加入足够核酸酶/核酸清除剂到容器中, 使所有的待处理容器表面都充分接触到核酸酶/核酸清除剂 (可以倾斜, 颠倒或者抓着容器打旋转来帮助待处理表面都接触到核酸酶/核酸清除剂, 如果是离心管, 可以涡旋振荡 1 分钟), 5-10 分钟后, 弃去核酸酶/核酸清除剂, 用灭菌水/DEPC 处理水充分淋洗后晾干 (注意 RNA 提取时候应该使用 DEPC 处理后 RNase free 水淋洗, 避免使用 RNase 污染的水淋洗或者操作不慎引入二次污染)。

### 2. 工作台面

直接将核酸酶/核酸清除剂洒在工作台面并用纸巾擦拭均匀, 5-10 分钟后用干净纸巾擦去表面核酸酶/核酸清除剂, 然后用灭菌水淋洗后, 用新的干净纸巾擦干。

### 3. 实验设备

将核酸酶/核酸清除剂小心倒在纸巾上, 用润湿了核酸酶/核酸清除剂的纸巾擦洗实验设备表面 (小的实验设备部件可以短暂浸泡在核酸酶/核酸清除剂), 5-10 分钟后用干净纸巾擦去表面核酸酶/核酸清除剂, 然后用灭菌水淋洗后, 自然风干或者用新的干净纸巾擦干。

## 【备注】

本产品仅供科研使用。在确认产品质量出现问题时, 承诺为您更换等量合格产品, 本公司对此产品所承担的责任仅限于产品价值本身。